


キット構成

テストストリップ：50本

サンプルカップ：50個


スポイト：50本

操作方法及び判定

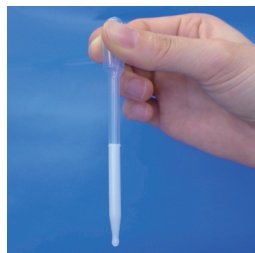


1

サンプルをスポイトの標線まで取り、全量をカップに入れます。この操作を2回行って下さい。

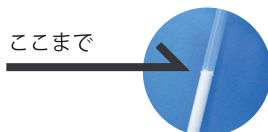


2

カップを軽く揺すり、カップの底面全体にサンプルが行き渡るようにします。

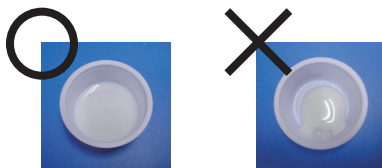

3

テストストリップを取り出し、カップに5分浸けます。(テストストリップを立てないで下さい。)

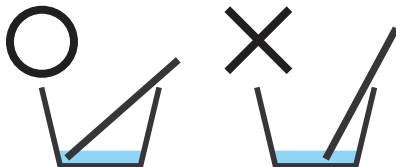

使用上又は取扱い上の注意

本キットは自主検査を目的としており、公定法に代わるものではありません。最終判定は、公定法に基づく検査に委ねられています。また、本キットを動物用診断薬又は臨床診断薬として用いることは出来ません。

本キットは直射日光の当たる場所や高温になる場所を避けて保存し、冷凍保存はしないでください。

結果判定例

陰性例




ご注意

こちらの結果判定例は印刷媒体の為、ラインがはっきりと見えますが、実際の判定結果のラインは若干滲みます。

陽性例



再テスト

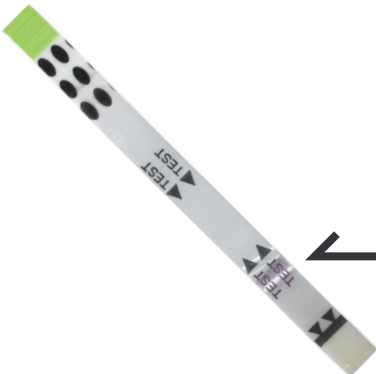

ラインが2本とも出現しない場合は、試験を保留して再検査を行って下さい。

← 試薬パッド